

Recomendaciones:



- Evite líneas con voltajes inestables y ruidos eléctricos.
- Evite colocar la balanza en lugares con corrientes fuertes de aire.
- Nunca coloque sobre el plato pesos mayores que la capacidad máxima indicada, ni la deje cargada durante mucho tiempo.
- Para limpiarla utilice un paño ligeramente humedecido con agua.
SIEMPRE CON LA BALANZA DESCONECTADA.
- Ante cualquier desperfecto recurra al Servicio Técnico Autorizado.

Especificaciones

MODELO	MM-600	MM-1200	MM-3000	MM-6000
CAPACIDAD MAXIMA	600 g.	1200 g.	3000 g.	6000 g.
GRADUACION MINIMA	0,1 g.	0,2 g.	0,5 g.	1 g.
TARA	100% Capacidad (sustractiva)			
Dimensiones Plataforma	Frente: 20,5 cm. - Prof.: 13 cm.			
Visor	4 1/2 dígitos.			
Alimentación	Adaptador 220 VAC a 9 VCC o Batería de 9 V.			
Ambiente de operación	0°C a 40°C - H.R. < 85% no condensada			

El contenido de este manual y las especificaciones del instrumento al cual se refiere están sujetos a cambio sin previo aviso

andrés moretti e hijos s.a.

Carlos Calvo 2742 - (C1230AAS) Buenos Aires
Líneas Rotativas: 4308-1365 / 4943-1864

E-mail: ventas@moretti.com.ar

Web: www.moretti.com.ar

Moretti

ISO 9001:2000

BUREAU VERITAS
Certification

Nº 221128



MANUAL DE OPERACION

BALANZA ELECTRONICA DIGITAL

MORETTI MM

Manual Operación N° 225/0



MORETTI MM

SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

Carlos Calvo 2742 - (C1230AAS) Buenos Aires
Líneas Rotativas: **4308-1365 / 4943-1864**

INSTALACION

Ubique la balanza sobre una superficie plana, nivelada y libre de vibraciones.

ALIMENTACION:

La balanza puede operar con el adaptador de corriente o con una batería de 9 voltios.

Adaptador: Conecte el adaptador primero a la balanza (el conector se encuentra en la parte trasera) y luego a la línea.



NO utilice el adaptador con la batería colocada, puede arruinarse la balanza




Batería: El compartimiento de la batería se encuentra debajo de la balanza.

VISOR Y TECLADO

INDICADORES

- CERO
- SIGNO MENOS
- BATERIA BAJA

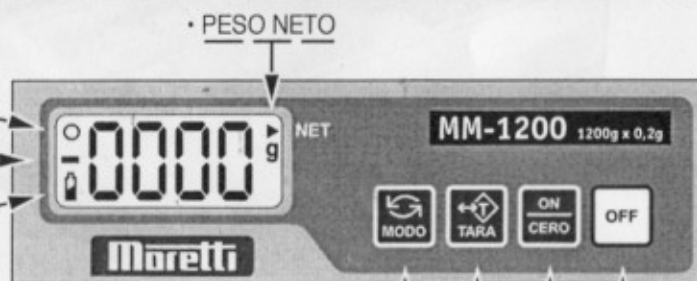

TECLAS

- ENCIENDE Y APAGA LA LUZ
- TARA
- PUESTA A CERO Y ENCENDIDO
- APAGADO

DESCRIPCION DEL TECLADO:



Apaga la balanza.



Función ENCENDIDO: Enciende la balanza

Función CERO: Si la balanza con el plato vacío no indica cero, o no enciende el indicador de cero, presione esta tecla.



Función TARA: Si se quiere descontar el peso de un envase o recipiente, presione esta tecla con el mismo sobre el plato (el visor indicará 0 g.) y se encenderá el indicador de "Peso Neto". Cuando se retire el envase, el peso del mismo será indicado con signo menos. Presione nuevamente la tecla TARA para volver la indicación a cero.

Nota: El peso del recipiente más la mercadería no debe exceder la capacidad de la balanza.



Enciende y apaga la luz del visor.



MM

INDICADOR DE BATERIA BAJA:



Quando se use con la batería, este indicador se encenderá cuando sea necesario cambiar la batería. Hagalo de inmediato, pues puede dañarse la balanza.