

AJUSTE MM (M-II)

AJUSTE DE CERO Y PESO:

CAPACIDAD	PESAS AJUSTE (g.) M1
600 g.	200 + 500
1200 g.	500 + 1000
3000 g.	1000 + 2000
6000 g.	2000 + 5000

La balanza tiene que estar encendida de 10 a 15 minutos.
Verificar que el plato este vacío.

- a) Encender y presionar la tecla [MODE] antes que termine el conteo. Soltar cuando el visor indique "CAL?_ 1".
- b) Presionar [MODE]. El visor muestra "Yes" y luego dos pesos alternativamente.
- c) Colocar uno de los dos. Después de unos segundos el visor indica "CAL?_ 2".
- d) Presionar [MODE].
- e) El visor indica un segundo peso.
- f) Colocar el peso indicado y esperar.
- g) Una vez que termina de ajustar la balanza pasa sola al modo normal de pesaje.
- h) Sacar el peso de ajuste y verificar nuevamente si pesa bien.

CONFIGURACION APAGADO AUTOMATICO:

Apagar la balanza.

Presionar la tecla [TARE] y sin soltar presionar [ON/ZERO], soltar cuando se vea "Fun O".

Se avanza y sale de las funciones con [TARE].

Se entra y modifica con [MODE].

Confirma y sale con [ON/ZERO]

Sale sin confirmar con [OFF].

Avanzar hasta "Fun 4", ahí seleccionar alguna de las opciones siguientes:

0 oFF: deshabilita apagado automático.

4 oFF: se apaga a los 4 minutos de no operarla.

10 oFF: se apaga a los 10 minutos de no operarla.

20 oFF: se apaga a los 20 minutos de no operarla.

30 oFF: se apaga a los 30 minutos de no operarla.