

MANUAL DE USUARIO

BALANZA PARA LABORATORIOS

AND-HT



Moretti

ALIADO DE EMPRENDEDORES

Índice

01 Precauciones	3
02 Especificaciones	3
03 Instalación de las pilas	4
04 Procedimientos de pesaje	4
05 Notas	5

01 Precauciones

- > Evite instalar la balanza en un lugar expuesto a la luz solar directa.
- > Evite la sobrecarga o impactos que puedan causar daño a la balanza.
- > Utilice la balanza a una temperatura ambiente de $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$, y humedad relativa menos de 85%.
- > No mezcle diferentes tipos de pilas. Reemplace todas las pilas con las nuevas.
- > Si la balanza no va a utilizarse por un período prolongado, retire todas las pilas.
- > Utilice sólo el adaptador de CA destinado a esta balanza (el adaptador de CA es optativo).

02 Especificaciones

HT-300 310 x 0.1 g / 10.9 x 0.01 oz

HT-3000 3100 x 1 g / 109 x 0.1 oz / 6.8 lb x 0.1 oz

HT-500 510 x 0.1 g / 17.9 x 0.01 oz / 1.1 lb x 0.01 oz

HT-5000 5100 x 1 g / 179 x 0.1 oz / 11 lb x 0.1 oz


Alimentación 4 pilas de tamaño "AA" o adaptador de CA (opción)

Vida útil de pilas Aproximadamente 450 horas con las pilas alcalinas a $20^{\circ}\text{C} / 68^{\circ}\text{F}$

Tamaño del platillo de pesaje 132 (An) x 130 (Pr) mm / 5.2 (An) x 5.1 (Pr) pulgadas.

Dimensiones 136 (An) x 195 (Pr) x 47 (Al)mm / 5.4 (An) x 7.7 (Pr) x 1.9 (Al) pulgadas.

Interruptores y símbolos que aparecen en el visualizador

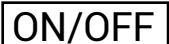Interruptor 

Interruptor destinado a encender o apagar la balanza

Interruptor 

Ajusta la lectura del visualizador a cero.

Interruptor 

Cambia las unidades de pesaje a g, oz o lb-oz.

Símbolo 

Indica cuando la lectura está estable.

Símbolo ZERO 

Indica cuando la escala cero es correcta.

Símbolo NET 

Indica cuando se visualiza el peso neto.

Símbolo 

Indica que el nivel de alimentación es suficiente, que se indica en el momento de encendido solamente.

03

Instalación de las pilas / Conexión del adaptador de CA

> Instalación / Cambio de las pilas

Retire la tapa.

Introduzca 4 pilas nuevas (tamaño AA) en el compartimento, prestando mucha atención a la polaridad.


Coloque la tapa de nuevo.

Las pilas incluidas en la balanza son para comprobar su funcionamiento; por lo que su duración será limitada.

Adaptador de CA (optativo)

Compruebe que el adaptador de CA está en perfecto estado.

Abra el tapón de caucho y conecte el adaptador de CA en el enchufe.

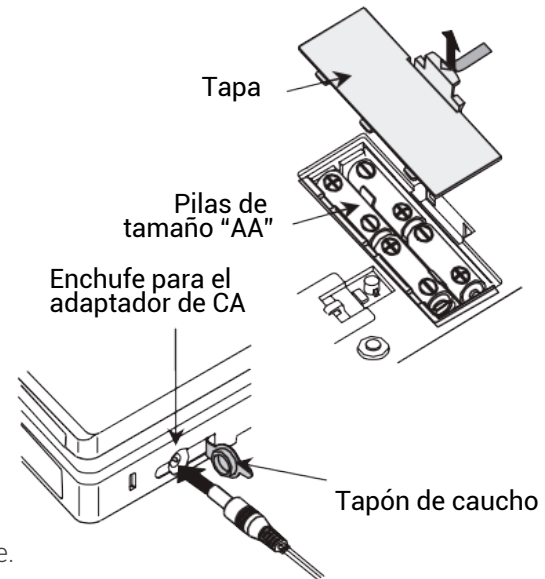

04

Procedimientos de pesaje

1 Encendido/apagado de la balanza

Presione el interruptor **ON/OFF** para encenderla.

El visualizador de la balanza enciende todos los segmentos por unos segundos y luego muestra cero.

Vuelva a presionar el interruptor para apagarla.

2. Seleccione la unidad de pesaje.

Presione el interruptor **UNITS** para seleccionar la unidad de pesaje. El visualizador indica la unidad de pesaje que ha sido utilizada cuando ésta fue apagada la última vez.

3.Pesaje

Asegúrese de que la lectura sea cero. Si no, presione el interruptor **RE-ZERO** para ajustarla a cero. Si desea utilizar un contenedor para pesaje, coloque el contenedor

vacío sobre el platillo de pesaje y presione el interruptor **RE-ZERO** para ajustar el visualizador a cero. Coloque los objetos a ser pesados sobre el platillo o en el contenedor.

Cuando la lectura se quede estable, se visualiza STABLE .

Notas

Función de apagado automático

Cuando la balanza se queda en ON y se visualiza STABLE, la función de apagado automático apaga la alimentación aproximadamente 5 minutos después. Para desactivar o activar esta función, presione el interruptor **ON/OFF** , mientras presiona el interruptor **RE-ZERO** .

Se visualizará **PoFFU** (desactivada) o **PoFFT** (activada). Seleccione el ajuste presionando el interruptor **RE-ZERO** y presione el interruptor **UNITS** . El visualizador muestra **End** y retorna al modo de pesaje.

Mensajes de error

- | | |
|--------------|---|
| E | Sobrecarga. Retire la carga excesiva del platillo de pesaje. |
| ----- | La balanza está fuera de la gama cero o está inestable cuando se enciende la balanza. |
| Lb | Pilas débiles. Reemplace todas las pilas con las nuevas o utilice el adaptador de CA. |

Calibración y otras funciones

Visite por favor el sitio WEB de A&D (<http://www.aandd.jp/>).

CONTACTATE CON NOSOTROS

Administración y Ventas

California 2000/2082 Piso 3° Of. 301
(C1289AAP) - CABA - Argentina
(+54 11) 4103-4500 Int. 004

Atención al Cliente

(+54 11) 4103-4500 Int. 006
mesadeayuda@moretti.com.ar

Servicio Técnico

(+54 11) 4103-4500 Int. 008
ventasdeservicios@moretti.com.ar

