

MANUAL DE USUARIO

BALANZA PARA LABORATORIO

MM



Moretti

ALIADO DE EMPRENDEDORES

Índice

01	Instalación	3
02	Visor y Teclado	3
03	Descripción del Teclado	4
04	Recomendaciones	5
05	Especificaciones	5

01 Instalación

-Ubique la balanza sobre una superficie plana, nivelada y libre de vibraciones.

ALIMENTACION:

La balanza puede operar con el adaptador de corriente o con una batería de 9 voltios.

Adaptador: Conecte el adaptador primero a la balanza (el conector se encuentra en la parte trasera) y luego a la línea.

NO utilice el adaptador con la batería colocada, puede arruinarse la balanza

Batería: El compartimiento de la batería se encuentra debajo de la balanza.

02 Visor y Teclado

VISOR Y TECLADO

INDICADORES

- CERO
- SIGNO MENOS
- BATERIA BAJA

• PESO NETO

NET

MM-1200 1200g x 0,2g

Moretti

TECLAS

- ENCIENDE Y APAGA LA LUZ
- TARA
- PUESTA A CERO Y ENCENDIDO
- APAGADO

03 Descripción del Teclado



Apaga la balanza.

Función ENCENDIDO: Enciende la balanza.

Función CERO: Si la balanza con el plato vacío no indica cero, o no enciende el indicador de cero, presione esta tecla.

Función TARA: Si se quiere descontar el peso de un envase o recipiente, presione esta tecla con el mismo sobre el plato (el visor indicará 0 g.) y se encenderá el indicador de "Peso Neto".

Cuando se retire el envase, el peso del mismo será indicado consiguientemente. Presione nuevamente la tecla TARA para volver la indicación a cero.

Nota:

El peso del recipiente más la mercadería no debe exceder la capacidad de la balanza.

Enciende y apaga la luz del visor.

Indicador de Batería Baja



Cuando se use con la batería, este indicador se encenderá cuando sea necesario cambiar la batería. Hagalo de inmediato, pues puede dañarse la balanza.

04 Recomendaciones

- Evite líneas con voltajes inestables y ruidos eléctricos.
- Evite colocar la balanza en lugares con corrientes fuertes de aire.
- Nunca coloque sobre el plato pesos mayores que la capacidad máxima indicada, ni la deje cargada durante mucho tiempo.
- Para limpiarla utilice un paño ligeramente humedecido con agua. SIEMPRE CON LA BALANZA DESCONECTADA.
- Ante cualquier desperfecto recurra al Servicio Técnico Autorizado.

05 Especificaciones

Especificaciones				
MODELO	MM-600	MM-1200	MM-3000	MM-6000
CAPACIDAD MAXIMA	600 g.	1200 g.	3000 g.	6000 g.
GRADUACION MINIMA	0,1 g.	0,2 g.	0,5 g.	1 g.
TARA	100% Capacidad (sustractiva)			
Dimensiones Plataforma	Frente: 20,5 cm. - Prof.: 13 cm.			
Visor	4 1/2 dígitos.			
Alimentación	Adaptador 220 VAC a 9 VCC o Batería de 9 V.			
Ambiente de operación	0°C a 40°C - H.R. < 85% no condensada			

El contenido de este manual y las especificaciones del instrumento al cual se refiere están sujetos a cambio sin previo aviso

CONTACTATE CON NOSOTROS

Administración y Ventas

California 2000/2082 Piso 3° Of. 301
(C1289AAP) - CABA - Argentina
(+54 11) 4103-4500 Int. 004

Atención al Cliente

(+54 11) 4103-4500 Int. 006
mesadeayuda@moretti.com.ar

Servicio Técnico

(+54 11) 4103-4500 Int. 008
ventasdeservicios@moretti.com.ar

